

注入はロート、三方活栓付の注射器等でして下さい。

(大量にお使いになる時は、分注器のご利用をお勧めいたします)

膨らまさなくても、水が入ると自然に膨らみます。

水を入れた後、ノズル(矢印)を清潔なもので数回上下に振ってください
ノズル部分の空気がパック内に入ります。

*先端に軽くふれるだけで試料が出る事を必ずご確認のうえ
スタートして下さい。

それが終了すれば動物からのダーティな物はパック内に
逆流することはありません。

◎SEノズルはオートクレーブ滅菌で、繰り返しご使用できますが
約2年位でレバー固定ゴムが劣化します。

レバー固定ゴムが劣化しますと、水の出が弱くなることが生じます。

当方へお送り下されば交換(有償)もいたします。

ムサシ株式会社

埼玉県久喜市鷺宮814

TEL 0480-58-9911

FAX 0480-58-9910

